

Installation

1. Komplet ögondusch **KN 1101** innehåller: ögondusch med tre adapter för olika kranmodeller.
2. **Spola igenom systemet ordentligt så att spån och andra partiklar sköljs bort.**
3. Ögonduschen monteras på befintlig tvättställsblandare.
4. Kontrollera ögonduschens funktion genom att spola flera gånger.
5. Överlämna instruktionsbladet till skyddsombudet eller ansvarig person.

Skötsel- och driftsinstruktion

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.
2. Ögonduschen skall alltid vara funktionsberedd.

Slå först på tvättställsblandaren. **Ögonduschen** aktiveras genom att **den svarta knappen dras ut**. Vattenledningens tryck bibehåller spolningen. För att avsluta spolning, trycks knappen in igen eller tvättställsblandaren stängs av.
3. Duschen skall vara lättåtkomlig för att snabbt kunna tas i bruk av den nödställda. Blockera ej ytan framför ögonduschen. Ögondusch KN 1101 levereras med dammskyddslock på munstyckena. Se till att duschen hålls ren.
4. **Öva användning kontinuerligt.** Då undviker man att vattnet blir stående i ledningarna för länge.
Gammalt vatten är bakteriesamlade.
5. **Använd skyddsglasögon.**